

嫌気性試験用シャーレ準備手順書

マイクロバイオ株式会社

準備手順

1-1 嫌気設定キットを用意します。

| 嫌気性菌 検出用キット Anaerobic Detection シリーズ | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| 商品番号 | 用途 | 入数 |
| ANAERO-MB2 | 嫌気設定キット | 100 テスト分 / 箱 ・シャーレ 100 枚 ・嫌気用袋 100 枚 ・脱酸素剤 100 個 ・酸素インジケータ 100 個 ・嫌気性用 PE プレート 100 枚 |

1-2 検体を培地表面に 0.1ml 添加し、手早くスプレッター等で全面に広げます。フィルター法の場合は、フィルターを培地表面に置きます。

1-3 嫌気性袋に PE プレートとシャーレを入れますが、このとき、シャーレの底側にプレートの半円部分が同じになるようにして、袋に入れます。

シャーレの底側で
PE プレートの半円部分が
ちょうど同じになるようにして
嫌気用袋に入れます。



1-4 嫌気性袋内に、シャーレ外側で、PE プレートの端に脱酸素剤と酸素インジケータをおきます。全体をバキュームシーラーでシールします。

