


大腸菌群用 SensiMedia 使用説明書

マイクロバイオ株式会社

1. 特徴

この SensiMedia は、検体中の大腸菌群を迅速に検出できるようにしたものです。

2. 検査の手順

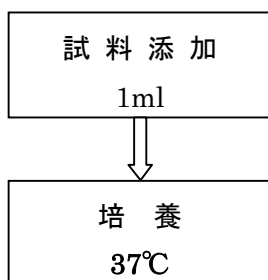

試料添加

SensiMedia のキャップを開け、試料を 1ml 添加します。キャップを締めて、インキュベーターに入れます。

培養温度

37°C で培養してください。

3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、御社のサンプル及び危惧される微生物を用い、これを参考にプロトコルを設定してご使用ください。通常、16 時間程度経過後でもセンサーが青色のままであれば、増殖の遅いシトロバクターを含めた大腸菌群について陰性と判断できます。陽性のときは、センサーが黄色透明になります。

