


大腸菌群用(油脂系用)SensiMedia 使用説明書

マイクロバイオ株式会社

1. 特徴

この SensiMedia は油脂系の試料（マーガリン等）を培地になじみ易くし大腸菌群を迅速に検出できるようにしたものです。

2. 検査の手順

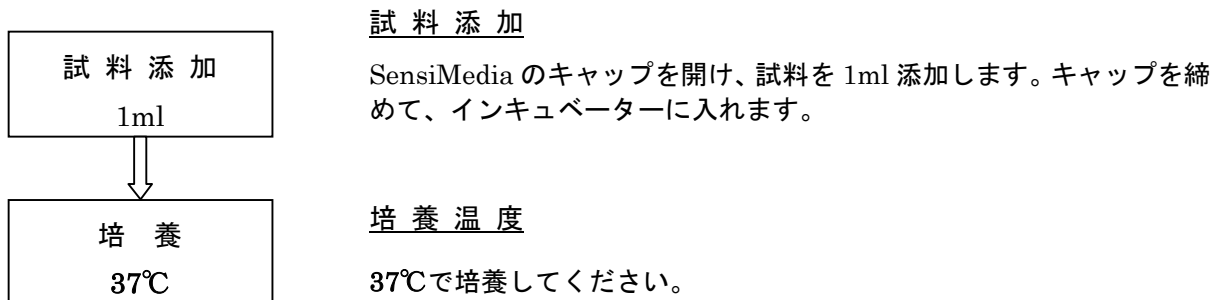

3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、御社のサンプル及び危惧される微生物を用い、これを参考にプロトコルを設定してご使用ください。通常、16 時間程度経過後でもセンサーが青色のままであれば、増殖の遅いシトロバクターを含めた大腸菌群について陰性と判断できます。陽性のときは、センサーが黄色透明になります。

