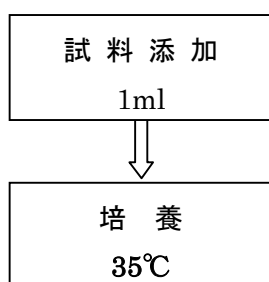


## 1. 特徴

この SensiMedia は、乳糖バイオンを採用し、検体中の大腸菌群を迅速に検出できるようにしたものです。

## 2. 検査の手順

試料添加

SensiMedia のキャップを開け、試料を 1ml 添加します。キャップを締めて、インキュベーターに入れます。

培養温度

35°Cで培養してください。

## 3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、試料及び危惧される微分生物を用い、これを参考にプロトコルを設定してご使用ください。30 時間程度経過後でもセンサーが青色のままであれば、大腸菌群は通常 陰性と判断できます。

