


## BGLB 培地 SensiMedia 使用説明書

マイクロバイオ株式会社

### 1. 特徴

この SensiMedia は、ブリリアントグリーン胆汁 2% ブイヨン(BGLB)を採用し、検体中の大腸菌群を迅速に検出できるようにしたものです。

### 2. 検査の手順

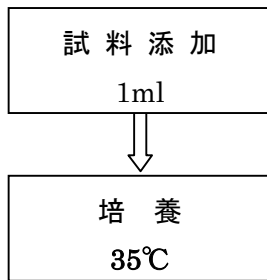

#### 試料添加


SensiMedia のキャップを開け、試料を 1ml 添加します。  
キャップを締めて、インキュベーターに入れます。

#### 培養温度

35°C で培養してください。

### 3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、試料及び危惧される微分生物を用い、これを参考にプロトコルを設定してご使用ください。24 時間程度経過後でもセンサーが青色のままであれば、大腸菌群は通常 陰性と判断できます。陽性のときは、センサーが黄色透明になります。

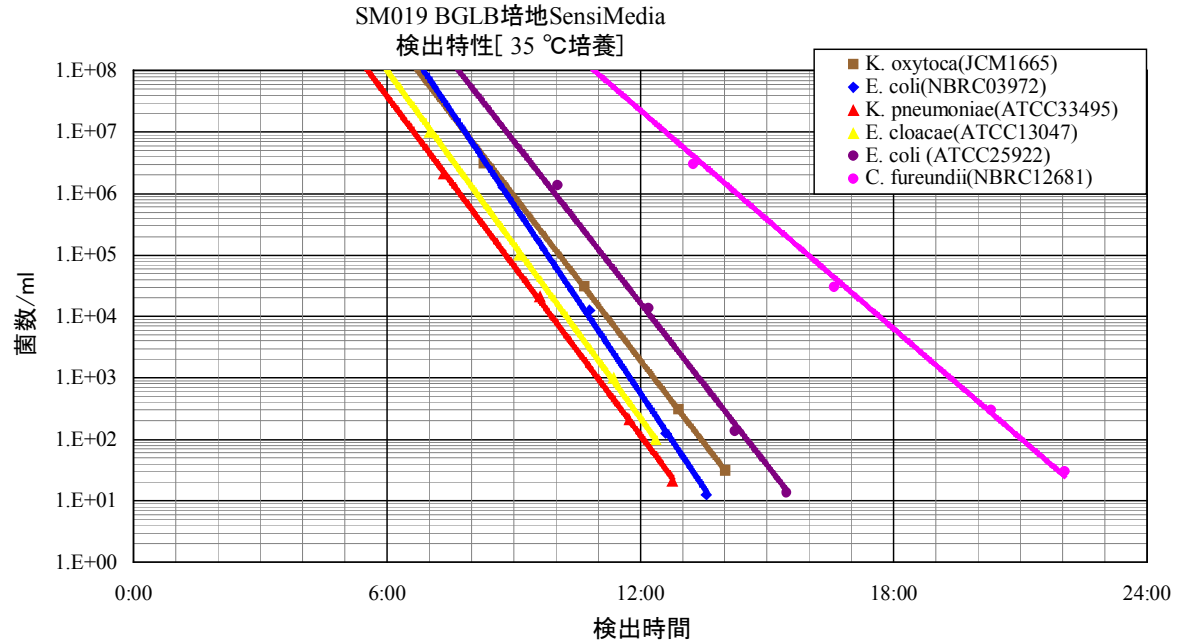

#### 発育抑制

- ・ S. aureus(ATCC25923)
- ・ S. cerevisiae(ATCC9763)
- ・ C. albicans(ATCC60193)
- ・ B. subtilis(ATCC6633)