


リステリア用 SensiMedia 使用説明書

マイクロバイオ株式会社

1. 特徴

この SensiMedia は、リステリアを選択的に検出できるようにしたものです。酵母の発育も抑制されています。

2. 検査の手順

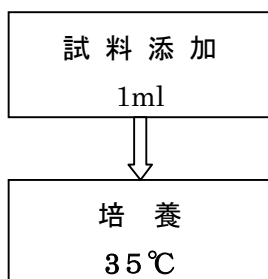

試料添加

SensiMedia のキャップを開け、試料を 1ml 添加します。キャップを締めて、インキュベーターに入れます。

培養温度

35℃で培養してください。

3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、試料及び危惧される微生物を用い、これを参考にプロトコルを設定してご使用ください。リステリアが検出されるとセンサーが黄色透明になります。このとき、ブrossの色は黒色茶色になります。

