


一般細菌用 SensiMedia 使用説明書

マイクロバイオ株式会社

1. 特徴

この SensiMedia は、メンブランフィルターまたは最大 5ml 検体中の一般細菌を検出できるようにしたものです。

2. 検査の手順

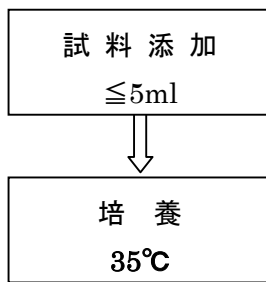

試料添加

SensiMedia のキャップを開け、メンブランフィルターまたは試料を 5ml 添加します。キャップを締めて、インキュベーターに入れます。

培養温度

35°C で培養してください。

3. 判定基準

標準菌株による特性は下図に示すとおりですので、試料及び危惧される菌を用い、これを参考にプロトコル時間を設定してご使用ください。50 時間程度経過後でもセンサーが青色のままであれば、一般細菌（カビを除く）は通常 陰性と判断できます。陽性のときは、センサーが黄色透明になります。

