


製薬用水

などの

毎日の無菌検査が
簡単に実施 できます !!

SensiMedia®

A-SML 024 が
(一般細菌水質用)
おすすめです!

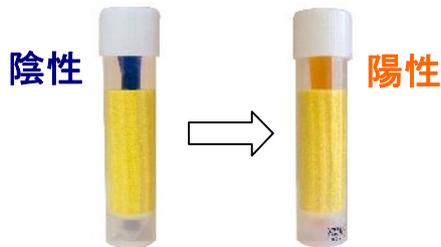

- 試料(水) 10ml をセンシメディアに入れて、部屋(室温 23~27℃)に放置(培養)するだけ。
- センサーが黄色になれば、陽性です。青色のままなら、陰性です。

簡単

試料(水)を入れて、部屋(室温で)に放置(培養)するだけです。
分かりやすいセンサーがお知らせします。

確実

10ml の水に 1 細菌(1cfu)がいれば 反応する いい感度です。

安価

毎日の検査にぴったりの 10 本入りパックを用意しています。

水質基準 10cfu/100ml を
チェックするには 2 本使用します。

SensiMedia (試料 10ml 添加用)			
製品番号	用途	入数	定価
A-SML024-100	一般細菌 水質用	100 本	¥38,000
A-SML024-10	一般細菌 水質用	10 本	¥4,500

判定基準	合格	合格 (要注意)	不合格
陽性本数	0/2	1/2	2/2

〒105-0004 東京都港区新橋 6-10-2 第 2 新洋ビル
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165
www.microbio.co.jp

細菌検査用具・機器、製造販売
 **MicroBio**
Corporation
マイクロバイオ株式会社