

嫌気性試験用シャーレ準備手順書

マイクロバイオ株式会社

準備手順

1-1 嫌気設定キットを用意します。

嫌気性菌 検出用キット Anaerobic Detection シリーズ		
商品番号	用途	入数
ANAERO-MB2	嫌気設定キット	100 テスト分 / 箱 ・シャーレ 100 枚 ・嫌気用袋 100 枚 ・脱酸素剤 400 個 （その内、100 個は酸素インジケータ付き） ・嫌気性用 PE プレート 100 個

1-2 検体を培地表面に 0.1ml 添加し、手早くスプレッター等で全面に広げます。フィルター法の場合は、フィルターを培地表面に置きます。

1-3 嫌気性袋に PE プレートとシャーレを入れますが、このとき、シャーレの底側にプレートの半円部分が同じになるようにして、袋に入れます。



1-4 嫌気性袋内に、シャーレ外側で、PE プレートの両端に 2 個ずつにまとめられた脱酸素剤を置きます。片側の 2 個の脱酸素剤セットには酸素インジケータが付いています。



1-5 全体をバキュームシーラーでシールします。

